



MEMENTO TECHNIQUE des paramètres d'acquisition du logiciel LATIS PLP

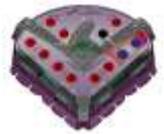

LATIS PLP

TP ExAO

1. Quel type de paramétrage choisir ?

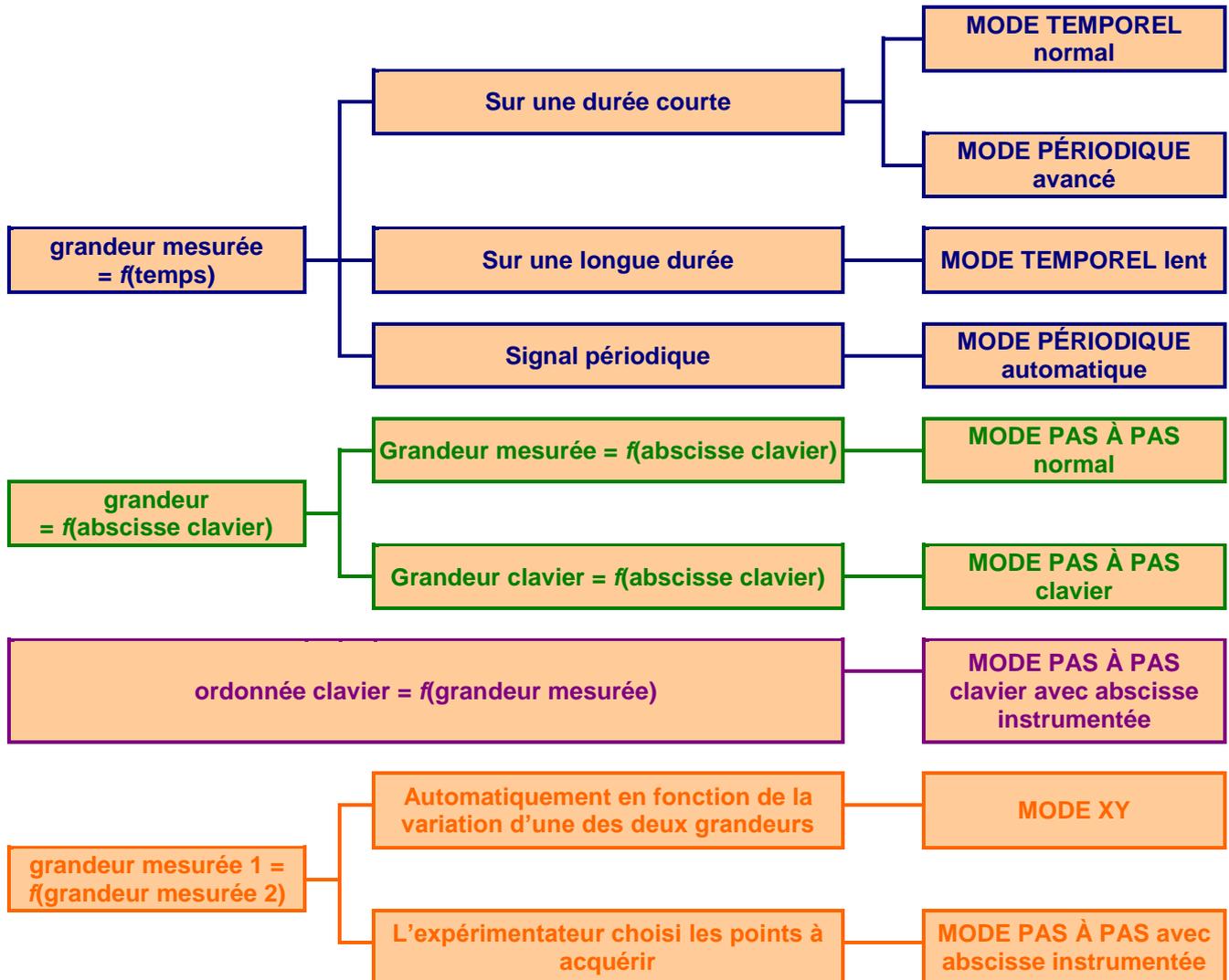


2. L'acquisition en mode PERIODIQUE

On détermine le nombre de périodes souhaitées


On peut régler la qualité pour prendre plus ou moins de points

Le mode permanent permet de faire des acquisitions en continu, comme un oscilloscope.

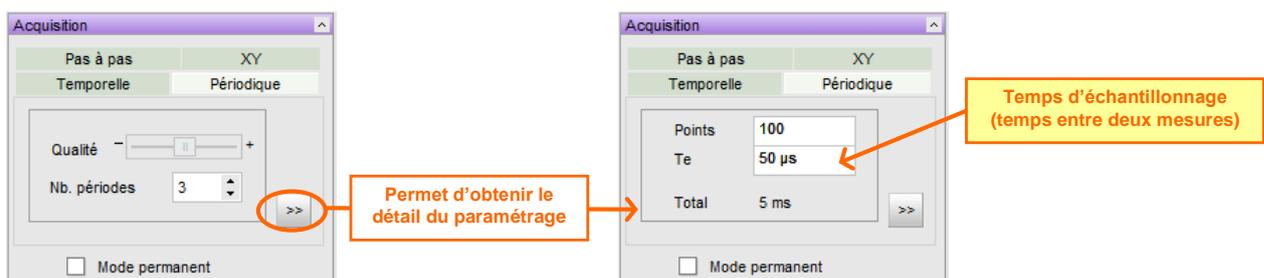

3. L'acquisition en mode XY

On choisit la grandeur instrumentée à placer en abscisse, ainsi que la grandeur qui contrôle la prise de mesure en fonction de sa variation.

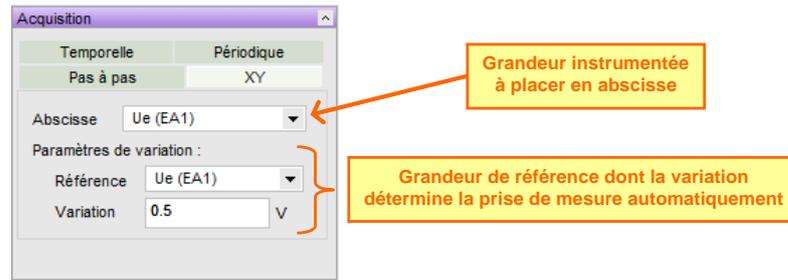


4. L'acquisition en mode PAS A PAS

On détermine le nombre de périodes souhaitées

On peut régler la qualité pour prendre plus ou moins de points

Le mode permanent permet de faire des acquisitions en continu, comme un oscilloscope.

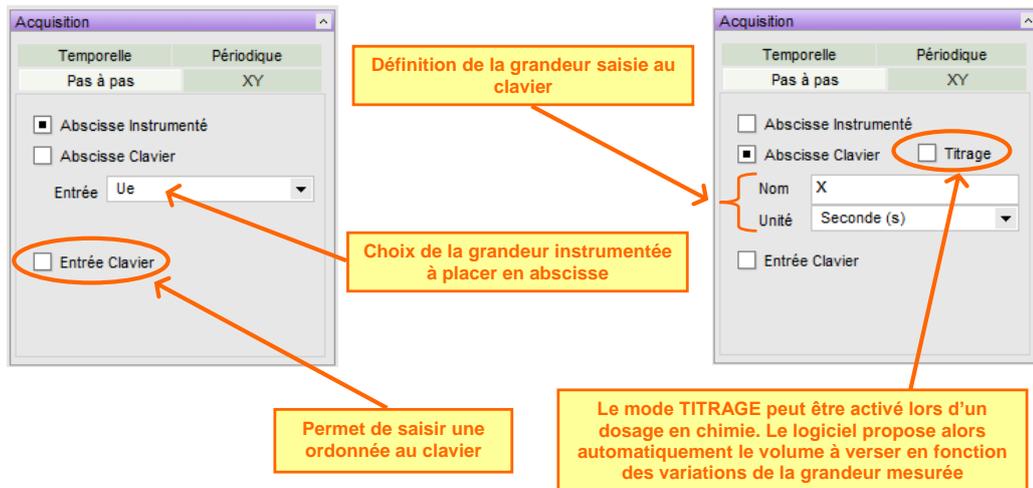

5. L'acquisition en mode TEMPORELLE

En mode avancé, on détermine le nombre de points et la durée totale de la mesure.

Le mode AUTO détermine seul le nombre de points à acquérir (la durée d'acquisition devant être suffisamment grande).

